



## TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ ĐƯỜNG ỐNG HUYAir FH



### QUY TRÌNH VẬN HÀNH

**Bước 1:** Cắm nguồn, bật CP nguồn tổng

**Bước 2:** Quạt công tắc bật/ tắt quạt

**Bước 3:** Đèn huỳnh quang bật/ tắt đèn

### XỬ LÝ ĐỔ TRÀN HÓA CHẤT

- ▶ Ngừng quá trình làm việc nếu có thể.
- ▶ Kiểm tra sự tràn. Nếu tác nhân tràn nguy hiểm, đeo thiết bị bảo vệ thích hợp
- ▶ Lấy các mảnh vỡ từ sự cố tràn và lau sạch tác nhân tràn cẩn thận để ngăn ngừa ô nhiễm
- ▶ Dùng tấm đệm hút hoặc khăn để phủ vết tràn và kể đó ngâm nó với thuốc tẩy 10%. Chờ 15 phút trước khi vệ sinh vùng tràn và khu vực xung quanh (kể cả thiết bị)

## VỆ SINH

- ▶ Theo khuyến cáo, tủ nên được hoạt động liên tục để đạt sự sạch sẽ.
- ▶ Nên để quạt mở trong chu kỳ này.
- ▶ Vệ sinh kỹ bề mặt làm việc, thành bên tủ, thành trong tủ và khay bằng nước và một ít chất tẩy rửa nhẹ. Bất kỳ chất tẩy rửa nào có chứa các chất nền chlorine có thể ăn mòn thép dùng trong tủ. do đó nếu dùng chất tẩy thì phải loại bỏ dư lượng của nó bằng cách dùng vải và chất tẩy không ăn mòn như Isopropyl Alcohol (IPA) 70%. Cũng phải vệ sinh định kỳ đằng sau khung cửa.
- ▶ Lau sạch chất tẩy rửa bằng nước. Chắc chắn không còn chất tẩy rửa còn sót lại. Cho quạt chạy 5 phút để làm sạch không khí.

## LƯU Ý

- ▶ Không đặt tủ ở nơi có gió(quạt, máy lạnh...) thổi trực tiếp vào cửa của tủ, vì luồng gió mạnh bên ngoài thổi vào quá mạnh, tủ hút không kịp sẽ tràn khí độc ra ngoài phòng làm việc.
- ▶ Không đặt tủ quá sát tường, ít nhất cách tường 10 cm.
- ▶ Nguồn điện 220v/50-60 Hz.
- ▶ Không được cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc vào ổ cắm bên trong tủ dẫn tới quá tải.
- ▶ **Đây không phải là tủ lưu trữ hóa chất; sau khi sử dụng vui lòng di chuyển hóa chất ra khỏi tủ, vệ sinh trước khi tắt tủ theo đúng quy trình bên dưới.**
- ▶ Rửa tay kỹ lưỡng bằng cách dùng xà phòng diệt khuẩn. Đeo găng để bảo vệ tay. Găng tay phải kéo cao hơn cổ tay áo. Găng đôi có thể cần thiết cho môi trường làm việc có nguy cơ cao.
- ▶ Nên sắp xếp sao cho sự di chuyển của các vật nhiễm bẩn trên các vật sạch là tối thiểu.
- ▶ Sau khi tắt cả các dụng cụ/thiết bị đã được sắp xếp, điều chỉnh cửa đến vị trí hoạt động bình thường và cho quạt bắt đầu chạy 5 phút để làm sạch vùng làm việc bị nhiễm bẩn khi trong thời gian quạt không chạy.
- ▶ Làm việc trong tủ chậm chậm và có kiểm soát. Di chuyển cánh tay nhanh có thể phá vỡ rào cản không khí, làm các chất ô nhiễm thoát khỏi tủ .
- ▶ Đặt thiết bị gây nhiễu loạn luồng khí (nếu có) như máy ly tâm, máy xay sinh tố hoặc máy tạo âm hướng về phía lưng của tủ . Dừng các công việc khác khi bất kỳ thiết bị nào trên đây đang hoạt động.