



TỦ LƯU TRỮ HÓA CHẤT CÓ LỌC HUYStore FCS



CẢNH BÁO VÀ LƯU Ý




Dòng sản phẩm tủ lưu trữ hóa chất có bộ lọc - HUYStore FCS chỉ hoạt động đúng hiệu suất và an toàn khi được sử dụng với nguồn điện định mức. Quý khách hàng lưu ý cần cung cấp nguồn điện có điện áp và tần số phù hợp là **220V/50-60Hz** cho thiết bị trước khi sử dụng để đảm bảo hoạt động tốt nhất và tránh các rủi ro liên quan đến điện.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TRÀN HÓA CHẤT


- Nếu có thể, cần ngừng quá trình làm việc để ngăn chặn sự cố tràn lan hoặc lây lan ra các khu vực khác.
- Đeo thiết bị bảo vệ thích hợp sau đó kiểm tra vị trí tràn hoặc rò rỉ hóa chất để đảm bảo an toàn cho người xử lý và môi trường xung quanh.
- Tháo rời các kệ từ sự cố tràn hóa chất và lau sạch tác nhân cẩn thận để ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo vệ sinh an toàn cho môi trường.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH NHANH

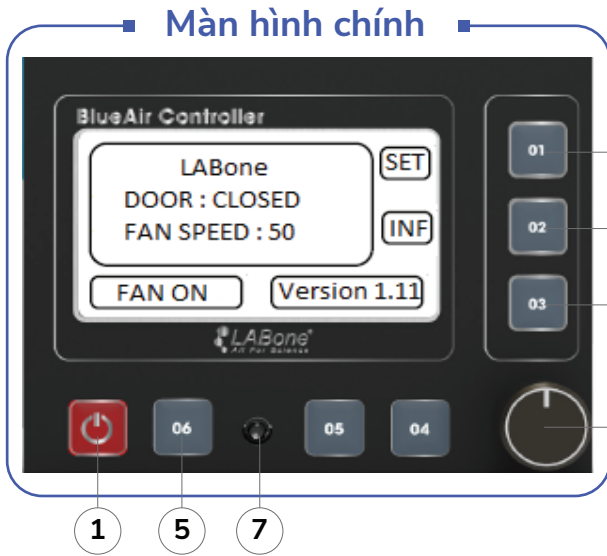

1. **Phím ON/OFF:** Bật/Tắt nguồn.
2. **Phím 1 (SET):** Nút chỉnh thông số.
3. **Phím 2 (INF):** Thông tin phần mềm.
4. **Phím 3 (BACK):** Quay lại.
5. **Phím 6 (FAN):** Bật/Tắt quạt.
6. **Nút SELECT:** Tăng hoặc giảm các thông số của thiết bị, và khi ấn vào, thông số đã điều chỉnh sẽ được lưu lại.
7. **Đèn hiệu:** Báo hiệu trạng thái của thiết bị. Khi hoạt động bình thường, đèn sẽ có màu xanh và khi có cảnh báo hoặc lỗi, đèn sẽ chuyển màu.

CÀI ĐẶT THÔNG SỐ QUẠT

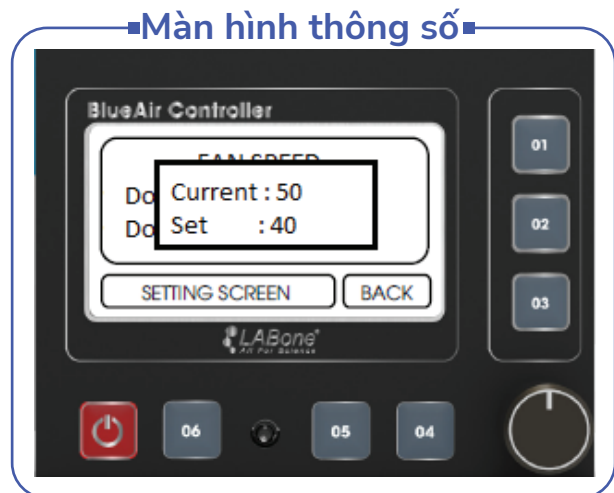

Bước 1: Nhấn phím 01 (SET)

FAN SPEED: Tốc độ quạt từ 1 đến 100

Bước 2: Xoay nút Select để chọn mục cần thay đổi thông số.

Bước 3: Nhấn phím Select để vào thiết lập thông số - Màn hình thông số

- Dòng **Current:** Giá trị hiện có.

- Dòng **Set:** Giá trị đang điều chỉnh.

Bước 4: Tiếp tục xoay nút Select để thay đổi giá trị cần điều chỉnh.

Bước 5: Nhấn phím Select để lưu giá trị.

Bước 6: Muốn trở về màn hình chính, nhấn phím BACK (phím 3).