


TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 1 HUYAir Bio1 Elite

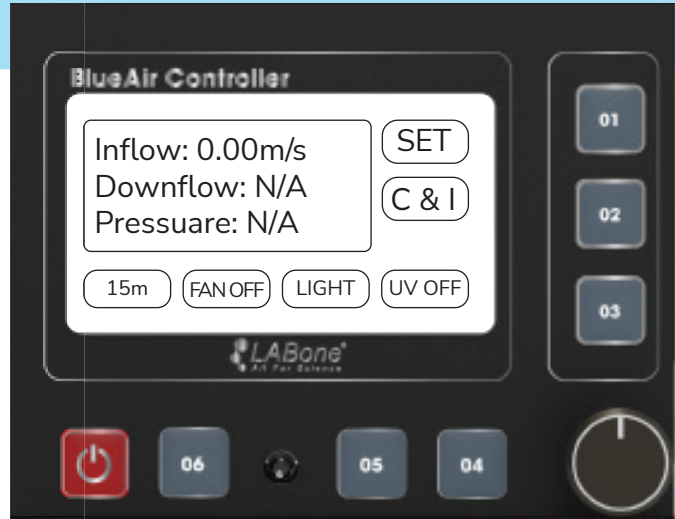

CẢNH BÁO NGUỒN ĐIỆN




Dòng sản phẩm HUYAir Bio1 Elite | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1 chỉ hoạt động đúng hiệu suất và an toàn khi được sử dụng với nguồn điện định mức. Quý khách hàng lưu ý cần cung cấp nguồn điện có điện áp và tần số phù hợp là 220V/50-60Hz cho thiết bị trước khi sử dụng để đảm bảo hoạt động tốt nhất và tránh các rủi ro liên quan đến điện.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TRÀN HÓA CHẤT


- ▶ Nếu có thể, cần ngừng quá trình làm việc để ngăn chặn sự cố tràn lan hoặc lây lan ra các khu vực khác.
- ▶ Đeo thiết bị bảo vệ thích hợp sau đó kiểm tra vị trí tràn hoặc rò rỉ hóa chất để đảm bảo an toàn cho người xử lý và môi trường xung quanh.
- ▶ Tháo rời các kệ từ sự cố tràn hóa chất và lau sạch tác nhân cẩn thận để ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo vệ sinh an toàn cho môi trường.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH NHANH

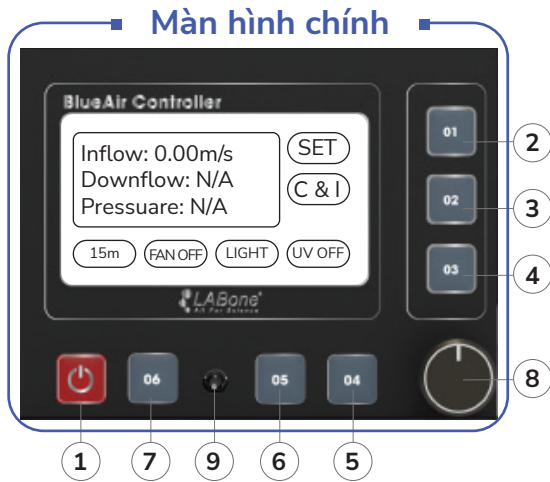

1. **Phím ON/OFF:** Bật/Tắt nguồn.
2. **Phím 1:** Nút chỉnh thông số (SET).
3. **Phím 2:** Nút C&I.
4. **Phím 3:** Quay lại (BACK).
5. **Phím 4:** Đèn UV
6. **Phím 5:** Đèn chiếu sáng (LIGHT)
7. **Phím 6:** Bật/ tắt quạt
8. **Nút SELECT:** Tăng hoặc giảm các thông số của thiết bị, và khi ấn vào, thông số đã điều chỉnh sẽ được lưu lại.
9. **Đèn hiệu:** Báo hiệu trạng thái của thiết bị. Khi hoạt động bình thường, đèn sẽ có màu xanh và khi có cảnh báo hoặc lỗi, đèn sẽ chuyển màu.

*Khi ở trạng thái bật, nút trạng thái của thiết bị trên màn hình sáng lên.

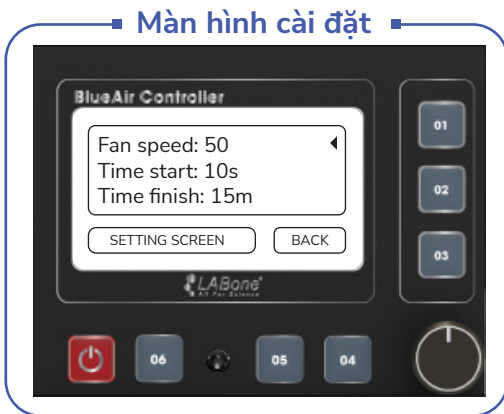

CÀI ĐẶT | THÔNG SỐ QUẠT

Bước 1: Nhấn phím 01 (SET) ở giao diện màn hình chính | hiển thị màn hình cài đặt

Bước 2: Xoay nút Select để chọn mục FAN SPEED cần thay đổi thông số quạt.

Bước 3: Nhấn nút Select để vào thiết lập thông số - Hiển thị màn hình thông số

- Dòng Current: Giá trị hiện có.
- Dòng Set: Giá trị đang điều chỉnh.

Bước 4: Tiếp tục xoay nút Select để thay đổi giá trị cần điều chỉnh.

Bước 5: Nhấn nút Select để lưu giá trị.

Bước 6: Muốn trở về màn hình chính, nhấn phím BACK (phím 3).

Fan speed: thay đổi thông số quạt
Time start: Thời gian bật đèn UV kể từ khi nhấn nút là từ 1s đến 60s
Time finish: Thời gian đèn UV hoạt động đến khi tự động tắt từ 1m đến 240m

CÀI ĐẶT | THÔNG SỐ ĐÈN UV

Bước 1: Nhấn phím 01 (SET) ở giao diện màn hình chính | hiển thị màn hình cài đặt

TIME START: Thời gian bật đèn UV kể từ khi nhấn nút là từ 1s đến 60s

TIME FINISH: Thời gian đèn UV hoạt động đến khi tự động tắt từ 1m đến 240m

Bước 2: Xoay nút Select để chọn mục cần thay đổi thông số.


Bước 3: Nhấn nút Select để vào thiết lập thông số - Màn hình thông số

- Dòng Current: Giá trị hiện có.
- Dòng Set: Giá trị đang điều chỉnh.

Bước 4: Tiếp tục xoay nút Select để thay đổi giá trị cần điều chỉnh.

Bước 5: Nhấn nút Select để lưu giá trị.

Bước 6: Muốn trở về màn hình chính, nhấn phím BACK (phím 3).

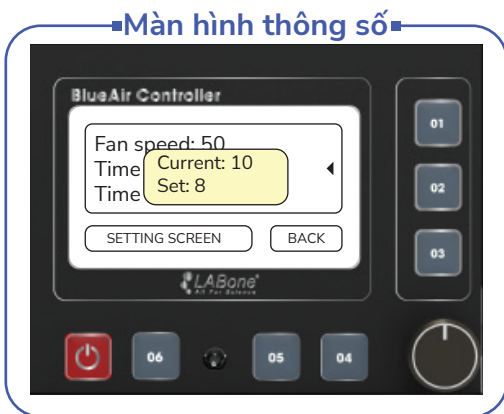

- **LƯU Ý:** đèn UV chỉ hoạt động khi đóng kín cửa thao tác và lúc đó đèn chiếu sáng và quạt sẽ tắt