

BacterLab Division



Ngày ban hành: 02/01/2025

Phiên bản: 01.2025

MÁU KHỬ SỢI HUYẾT

BacterSerum™ Máu cừu khử sợi huyết

Máu cừu đã khử sợi huyết vô trùng là chất bổ sung cần thiết để chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh

Code: SB010 / SB100 / SB500

BacterSerum™ Máu cừu khử sợi huyết



1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

BacterSerum™ Máu cừu khử sợi huyết là thành phần giàu dinh dưỡng dùng bổ sung để điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh. Máu cừu được lấy vô trùng và được khử sợi huyết để tạo ra sản phẩm máu cừu tốt nhất dùng trong pha chế môi trường vi sinh.

2. THÀNH PHẦN

Thành phần	% hồng cầu
Máu cừu khử sợi huyết, vô trùng	35 – 45%

Lưu ý: Máu cừu khử sợi huyết được rút vô trùng từ cừu. Sợi huyết (Fibrin) được loại bỏ cơ học, không bổ sung chất chống đông máu hoặc các chất phụ gia

3. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

Serum đã được chuẩn bị sẵn, không cần thực hiện pha chế.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đưa **BacterSerum™ Máu cừu khử sợi huyết** về nhiệt độ phòng trước khi sử dụng
- Thêm 5-10% hoặc nhiều hơn **BacterSerum™ Máu cừu khử sợi huyết** vào trong môi trường vi sinh vô trùng đã chuẩn bị sẵn ở nhiệt độ 45 – 50°C, trộn đều và rót sang các dụng cụ chứa vô trùng cần thiết.

5. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Máu cừu được rút ra bằng các thiết bị và kỹ thuật vô trùng. Chúng được bổ sung để pha chế môi trường thạch máu (BA), ủ trong 48 – 72 giờ để phát hiện sự hiện diện vi sinh vật.

6. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

- Bảo quản và lưu trữ: 2 – 8°C.
- Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường

7. ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Đóng gói
SB010	10 mL/chai
SB100	100 mL/chai
SB500	500 mL/chai

8. HẠN SỬ DỤNG

- Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.